

## (附表 5) 緊急沖洗淋眼器自動檢查紀錄表(醫檢科、職安科、生技科)

作業場所位置

(實驗場所編號)

大樓 樓

作業場所名稱：

實驗室

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
1. 設置場所	周圍 1.5 公尺內或通道無阻塞，地面整潔平坦。	目視檢查			
	明顯標示。	目視檢查			
2. 機體	無銹蝕、損壞、變形、組件(零件)欠缺鬆動，各功能正常，無漏水	目視/實測檢查			
3. 水管	入水閥保持常開，接頭密合，不漏水，閥桿無損壞、變形。	目視/實測檢查			
	控制閥(長柄或腳踏)機能正常，噴灑頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞	目視/實測檢查			
4. 水源	確認水壓、水溫均適當	實測檢查			
	確認水質無污濁情形	目視檢查			
5. 排水管	保持順暢	目視/實測檢查			
建議改善事項：					
檢查人員：		作業場所負責人：		單位主管：	
無該項目請於檢查結果欄註明：無		檢查日期： 年 月 日			